

# Multi Mixer

## 取扱説明書



有限会社エスエー技研

令和5年1月1版

## 目次

- 1.安全上のご注意
- 2.各部名称と仕様
- 3.操作方法
- 4.外径寸法
- 5.アフターサービス



## 1.安全上のご注意

■使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しくご使用下さい。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、死亡または重傷を







負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、損傷を追う可能性











及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。




## 警告

-  改造は、しないでください。分解も行わないで下さい。
-  製品を、水に付けたり、かけたりしないで下さい。
-  お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。
-  濡れた手で、電源プラグを抜き差し、しないで下さい。

## 注意

-  交流 100V 以外では、使用しないで下さい。
-  平なところに、設置して下さい。
-  運転中は、危険ですから、装置内部にものを差し込んだりしないで下さい。
-  電源コードに傷・損傷のある時は、ご使用をお控え下さい。
-  扉は、回転停止を御確認の上、開けて下さい。
-  動作中、振動が大きい時は、速やか停止させて下さい。
-  容器の蓋は、確実に締め、内部に噴きこぼれ無いようにご使用下さい。
-  扉のスイッチを、ON し、扉を開けたままでの動作は、  
絶対行わないで下さい。

## 警告

-  危険物・毒物等、人体に危険を及ぼす可能性のある材料の攪拌には、  
使用しないで下さい。引火・爆発の恐れがあります。
-  振動の大きい場合、速やかな動作を停止させ、左右の攪拌物の  
重量を御確認下さい。事故・故障の原因となります。
-  動作を停止させた場合、惰性で回転が続きます。完全に停止するまで  
回転体に手を、触れないで下さい。


## 2.各部名称と仕様



### 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
ヒューズ	125V 2A (φ 6.35~6.4mm 30~31.8mm)
公転回転数	1500rpm(50Hz 時)
自公転比	5(自転):3(公転)
公転速度	1200rpm
推奨カップ	HEIKO A-PET 1 オンスカップ(付属 6set)

### 3.操作方法

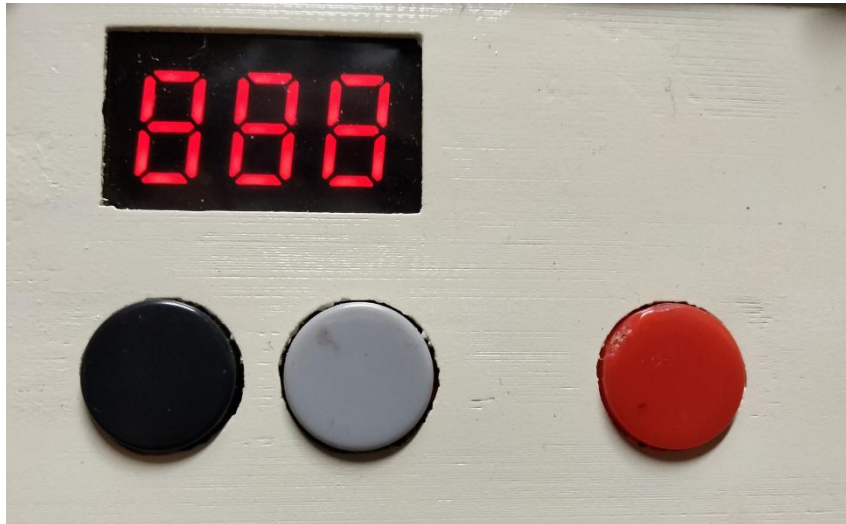


設定ボタン

選択ボタン

スタートボタン

- 1、電源プラグをコンセントの差し込む。
- 2、非常停止スイッチの解除を確認する。(ターンリセット、右方向に回す。)
- 3、扉を閉める。  
.....ここまでの条件を満たさないと、電源は、入りません。.....
- 4.設定ボタンを押すと、一番左の桁が点滅する。  
押すごとに左に点滅個所がずれて行く。  
一番右の点滅時に押すと、設定終了となる。
- 5.選択ボタンで、点滅の数字が、アップする。  
また、点滅していない時、押すことにより、設定モードが変更される。  
表示器 000 時 1~999 秒 で設定可能(出荷時設定)  
表示器 00.0 時 0.1~99.9 秒 で設定可能  
表示器 000.自 1~999 分 で設定可能
- 6.設定完了後、スタートスイッチにて、動作開始(表示器は減算される)  
再度、スタートスイッチを押すと、動作停止(表示器はリセットされる)
- 7.動作中、非常停止スイッチ又は、扉を開けることにより、電源は遮断される。
- 8.電源が遮断されても、惰性で回転します。ご注意ください。

#### 4. 外径寸法

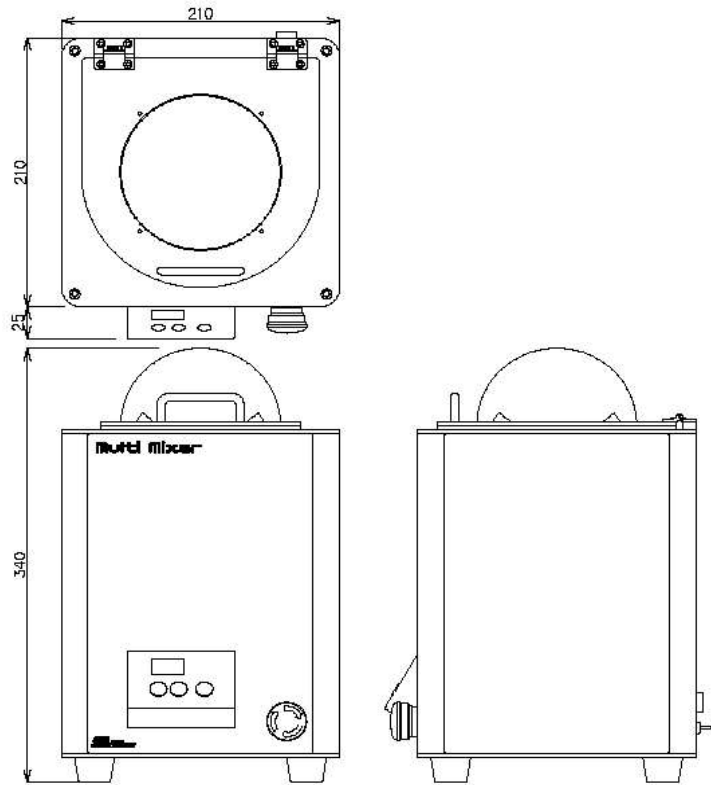

---

## 保証書

型式 Multi-MIXER 製造番号  
補償期間 お買い上げ日 年 月 日より1年間  
お客様 お名前 TEL  
ご住所  
ご担当  
販売店 店名 TEL  
住所

上記内容に記載のない場合は、無効となります。ご注意ください。

### [無償修理規定]

以下の場合、有償修理とさせていただきます。

- a) 使用上の誤りや不当な修理、改造により故障、損傷した場合。
- b) お買い上げ後、転倒、移動、輸送、落下等による故障、損傷。
- c) 火災、地震、落雷、風水害、その他外的要因による故障、損傷。
- d) 本保証書に、記入漏れ、字句の書き換えられた場合。
- e) 保証書の、ご提示のない時。

### [注意]

- a) 誤使用による、他の機器の故障、損傷又は障害については、保証致しかねます。
  - b) 本書は、日本国内でのみ有効です。
  - c) 本書は、再発行いたしませんので、大切に保管下さい。
- 

## 製造元

有限会社 エスエー技研  
〒196-0033 東京都昭島市東町 4-6-6  
Tel:042-549-0654 Fax:042-549-0658  
Mail:sagiken@jcom.zaq.ne.jp